

Barwienie metodą Neissera



Zastosowanie:

Metoda ma zastosowanie do wybarwania ziaren wolutyny, które są charakterystyczne dla niektórych gatunków maczugowców.

Sposób użycia:

1. Utrwalić preparat termicznie (przez 3-krotne przeciągnięcie szkiełka nad płomieniem palnika, lub w suszarce o temp 80°C, przez co najmniej 15 minut.);
2. Barwić przez 10 min. w mieszaninie 2 cz. barwnika I i 1 cz. barwnika II;
3. Spłukać wodą;
4. Dobarwić przez ok. 10 sek. w barwniku III (chryzoidynie);
5. Spłukać wodą;
6. Po wyschnięciu preparat oglądać pod imersją.

Wyniki: Ziarnistości – granatowe, reszta komórki – żółta.